
CONSIGNES D'UTILISATIONS DES PRODUITS MERCON^{MC} INCLUS DANS LA TROUSSE DE DEVERSEMENT DE MERCURE NO MODÈLE SEI268

Comment utiliser les produits MERCON^{MC}

1. Isolez le site du déversement de la circulation piétonnière (un rayon d'environ 2 mètres). Ouvrez les fenêtres et arrêtez le système de ventilation. Vérifiez les vêtements et chaussures pour la présence de mercure et retirez toute pièce contaminée.
2. Portez des vêtements, lunettes et gants de protection, et utilisez une ventilation conforme aux réglementations applicables. Dans l'air ambiant, vaporisez le produit **MERCON^{MC} Spray** au-dessus du site à nettoyer.
3. Utilisez le **MERCON^{MC} vap** sur toute particule de mercure visible. **ATTENTION** : le plancher peut être glissant suite à l'application du **MERCON^{MC} Spray** ou **MERCON^{MC} vap**.
4. Utilisez un aspirateur de mercure pour nettoyer les particules, puis videz-les dans le **MERCON^{MC} Tainer**. Assurez-vous que l'embout est sous la bordure.
5. **NOTE** : le **MERCON^{MC} Tainer** peut être réutilisé, si moins de la moitié du réservoir est remplie et pour une durée de 6 mois ou moins. Gardez toujours un contenant approprié à portée de main pour les déversements ultérieurs.
6. Nettoyez toute surface contaminée à l'aide du liquide **MERCON^{MC} vap** ou des essuie-tout **MERCON^{MC} wipes** (trousses 1 et 2 seulement).
7. Nettoyez vos souliers, gants ou autres articles contaminés à l'aide des essuie-tout **MERCON^{MC} wipes** ou de chiffons jetables imbibés de liquide **MERCON^{MC} vap**.
8. Étiquetez les articles contaminés.
9. Choisissez la méthode d'élimination appropriée, selon les réglementations locales et gouvernementales portant sur les déchets.
10. Remplissez un rapport d'incident approprié en conformité avec les réglementations environnementales locales ou celles de l'entreprise. Assurez-vous que tout employé pouvant être entré en contact avec le déversement de mercure, ou exposé aux vapeurs de mercure consulte un médecin le plus rapidement possible.

Pour toute question, appelez ROSS HEALTHCARE, inc. au 1-800-663-8303

Directives d'utilisation de l'aspirateur MERCON^{MC}

L'aspirateur de mercure de **MERCON^{MC}** est un outil de récupération des déchets simple et facile à utiliser. Efficace sur les surfaces dures et sous l'eau, il permet de nettoyer rapidement les déversements de mercure. Lorsqu'obtenu avec une des trois trousses de déversement pour le mercure, il permet le nettoyage de ces déversements sans besoin de mélange ou d'assemblage.

Utilisation de l'aspirateur ou la seringue à mercure de MERCON^{MC} pour nettoyer les déversements ou particules de mercure

1. Poussez le bouton de charge jusqu'au bout.
2. Relâchez la gâchette et aspirez 1-2 oz de **MERCON^{MC} vap** ou **MERCON^{MC} X**. Cette action permet à l'utilisateur de se familiariser avec le fonctionnement de l'outil.
3. Placez l'embout de l'aspirateur tout près de la particule de mercure et répétez les étapes 1 et 2.
4. Inclinez l'embout au-dessus de l'aspirateur afin de prévenir l'écoulement accidentel du mercure.
5. Tenez la seringue/l'aspirateur au-dessus du **MERCON^{MC} tainer**, en vous assurant que l'embout est situé sous la bordure supérieure.
6. Appuyez doucement sur le bouton de charge pour permettre au mercure de se vider lentement dans le contenant.
7. Continuez la procédure pour les déversements établie dans les directives de la trousse de déversement pour mercure.
8. Répétez les étapes 1 et 2 pour nettoyer l'aspirateur. Nettoyez l'extérieur à l'aide des produits **MERCON^{MC}** suivants : **MERCON^{MC} wipes**, **MERCON^{MC} vap**, **MERCON^{MC} X**.